

AipSave 口腔/咽拭子常温保存液

AipSave Oral/Pharyngeal Swab RT Preservation Buffer

使用说明书

◆目录号：NS104

目录编号	包装单位
NS104-01	100mL

◆**储运温度：**室温储存，保质期一年。

◆**制品说明：**用于在室温下口腔拭子、唾液、漱口水、咽拭子等样本的储存，方便运输。能保证样本基因组 DNA 的完整性，满足后续 SNP 分型、芯片杂交、PCR 等各种分子生物学实验的需求。

◆产品特点：

1. 操作使用简单、方便、安全。
2. 拭子样品在保存液中可在室温下贮存超过 2 年，方便运输。
3. 获得的基因组 DNA 完整性好。
4. 配合爱普科学的 AipBest 口腔/咽拭子基因组 DNA 快速提取试剂盒(货号: OD209)一起使用，提取率更高。

◆使用方法：

1. 为了保证样本不被食物或者饮料污染，取样前 30 分钟内请勿进食，保持口腔清洁。
2. 按照取样方法采集拭子置于 2mL 离心管中，加入 500 μ L-1mL 样本保存液，旋好盖子后颠倒混匀 5-10 次。
3. 唾液样本建议样本与保存液 1:1 混合。
4. 漱口水样本需要离心，去除上清后，使用 500 μ L 保存液将沉淀悬浮。
5. 在离心管上贴上相应的采集信息。

◆注意事项:

1. 由于拭子产品种类、外形较为多样，样本保存液的用量以淹没拭子为宜，可根据拭子的大小进行调整。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 本制品仅供科研使用，严禁用于临床和诊断。

=====

