

增强型黑胶虫去除试剂(500×)

Enhanced Nanobacteria Rid(500×)

使用说明书

版本号：231103

货号及规格：

目录编号	包装规格
C644-01	400uL

储存条件：冰块运输，-20℃保存，保质期1年。

产品简介：本制品主要成分为抗菌素，可以用于控制灭杀血清、培养基、细胞中的“黑胶虫”，对常见的细菌也有一定的抑制与清除作用。本制品在清除大部分种类“黑胶虫”的同时，几乎不影响细胞本身的生长增殖，确保细胞实验能够正常进行。

使用方法(仅供参考)：

1. 使用前充分瞬时离心混匀，确认需要处理的细胞密度在 50%-70%之间。
2. 弃除原本的培养基，用 PBS(货号：C511)清洗细胞 2-3 次，加入新鲜含有黑胶虫去除试剂的完全培养基(建议稀释比例为 1:500，即 5mL 培养基中加入 10uL 黑胶虫去除试剂)，放入培养箱中正常培养。
3. 每两天用含黑胶虫去除试剂的完全培养基换液或者传代一次，连续处理三次，“黑胶虫”现象即有明显消除。

注意事项：

1. 稀释比例可根据具体的细胞情况进行调整，一般在 1:400-1:1000 之间进行调整。
2. 因环境中依然可能存在污染源，为了防止细胞再次污染，建议继续使用含去除试剂的完全培养基培养 1-2 周，以达到预防的效果。
3. 本制品中含有抗菌素，请勿与其他抗生素添加剂混用，以免产生拮抗作用。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套进行实验操作。
5. 本制品仅供科研使用，严禁用于临床诊断和药物等用途。

=====



扫码关注我们