

彩色预染蛋白 Marker(3-40kDa)

Prestained Color Protein Marker(3-40kDa)

使用说明书

版本号: 241010

目录号: PB0340

货号及规格:

目录编号	包装规格
PB0340-01	250uL
PB0340-02	2*250uL

储存条件: -20°C保存 3 年, 短期 4°C保存 3 个月, 避免反复冻融。

产品概述: 本产品包含了从 3kDa 到 40kDa 共 9 种纯化的预染蛋白 (3、4.2、6.5、10、15、20、25、30、40kDa), 其中 40kDa 条带为橙色, 10kDa 条带为绿色, 其余条带均为蓝色。主要用于 SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳过程中监测蛋白分离效果, 检验 Western 转模效果, 大致判断蛋白的分子量大小。蛋白 Marker 已溶于上样缓冲液中, 可直接上样使用, 上样前无需加热、稀释和添加还原剂。

使用方法:

1. 将彩色预染蛋白 Marker 置于室温下解冻, 彻底溶解并充分混匀后使用, 不要煮沸。
2. 取本产品 5 μ l 与实验样品同时进行聚丙烯酰胺凝胶电泳 (SDS-PAGE), 建议有条件的实验室在初次使用本产品时可以根据自身的实验条件和实验习惯, 通过预实验确定合适的上样量, 这样可以节约成本, 同时获得效果最佳的实验图片结果。
3. 根据上样孔的大小, 本产品通常每次上样 5-10 μ l (5*1.5mm 胶 5 μ l 足够, 即可在电泳时、电泳后或转膜后观察到非常清楚的蛋白质条带)。

注意事项:

1. 电泳时间不宜过长, 长时间可能导致蛋白条带出现弥散现象。
2. 避免反复冻融, 经常使用可在充分混匀后分装到 4°C保存 3 个月。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套进行操作。
4. 本制品仅供科研使用, 严禁用于临床诊断和药物等用途。

